



Сверхкомпактный атомно-эмиссионный элементный анализатор МН-5000

Производитель: **Microemission**

Модель: МН-5000

<https://assa-group.ru/sverhkompaktnyy-atomno-emissionnyy-elementnyy-analizator-mh-5000-firmy-microemission-yaponiya>

Сверхкомпактный атомно-эмиссионный элементный анализатор МН-5000 фирмы Microemission, Япония

Принцип работы - плазменно-эмиссионное измерение

- Сверхкомпактный, портативный анализатор
- Простота в эксплуатации
- Работа от батареи
- Возможность определения до 6 элементов одновременно
- Предел обнаружения: от 0,1 до 100 ppm

Подходит для контроля технологических процессов, определения состава почв, проверки качества воды, а также при контроле качества на пищевых производствах.

Преимущества:

- Для измерения достаточно 40 микролитров образца
- Не требуются баллоны с газом или другие специальные

реагенты

- Удобство в обслуживании
- Система не требует небулайзера, плазменного газа, высокого напряжения

Пробоподготовка

Для определения состава образца при помощи МН-5000 необходимо поместить образец в LeriCuve – миниатюрную кювету, предназначенную специально для таких измерений, закрыть крышку и выполнить анализ.

Следовые содержания элементов могут быть определены в образце объемом всего 40 микролитров.

1. Подготовка миниатюрной кюветы LeriCuve
2. Внесение образца в кювету через одно из отверстий в верхней части
3. Выравнивание уровня в правой и левой частях кюветы при помощи шприца
4. Установка кюветы LeriCuve, закрытие крышки прибора
5. Измерения можно проводить после того, когда на экране появится надпись "Resistance Ok"

<https://assa-group.ru/sverhkompaktnyy-atomno-emissionnyy-elementnyy-analizator-mh-5000-firmy-microemission-yaponiya>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.