



Электронный диафаноскоп «ЯНТАРЬ»

Производитель: ЭКАН

Модель: ЯНТАРЬ

<https://assa-group.ru/yantar>

Электронный диафаноскоп ЯНТАРЬ

Предназначен для определения стекловидности зерна пшеницы путём просвечивания исследуемого зерна направленным световым потоком. Прибор реализует методику определения стекловидности согласно ГОСТ 10987-76.

Стекловидность – свойство зерна некоторых пшениц, выражающееся в его прозрачности и твёрдости (наподобие янтаря). (Сельскохозяйственный словарь-справочник. М.1934

ОСОБЕННОСТИ

Реализован экспресс метод анализа стекловидности

- Наш прибор позволяет производить анализ в пятьдесят раз быстрее, чем это делается на традиционном оборудовании.
- Время проведения анализа – 2 минуты

Достигнута высокая степень эргономики проведения анализа

- Просмотр зёрен осуществляется на экране компьютера, что существенно облегчает работу специалистов.

Существенно повышена объективность проведения анализа

- За счёт использования программной оценки стекловидности снижена погрешность определения, связанная с субъективным мнением оператора.

Архивация результатов определений и изображений оцениваемых образцов.

- Все результаты определений стекловидности с соответствующими изображениями зёрен хранятся в архиве. При необходимости специалисты могут распечатать протоколы текущего или любого из предыдущих определений.

Принцип работы электронного диафаноскопа «ЯНТАРЬ» заключается в переносе изображения подсвеченной световым потоком кассеты с зёрнами с помощью видеокамеры на экран персонального компьютера с последующим анализом изображений физико-математическими методами с использованием ЭВМ.

Диафаноскоп ЯНТАРЬ имеет две версии программы.

Программа для определения стекловидности с использованием стандартной кассеты

Позволяет работать в двух режимах – ручном и полуавтоматическом.

Ручной режим полностью повторяет метод определения стекловидности согласно ГОСТ 10987-76.

При выборе **РУЧНОГО РЕЖИМА** оператору необходимо выбрать все зёрна, которые он считает мучнистыми и стекловидными. При необходимости каждое зерно можно увеличить. После выбора всех зёрен алгоритм программы рассчитает стекловидность и отобразит результат в окне «Результат измерения».

АЛГОРИТМ РАБОТЫ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

- Распределить 100 зёрен по ячейкам кассеты
- Установить кассету в диафаноскоп
- Запустить программу
- Выбрать режим
- Передача изображения на ПК. На экране откроется окно с изображением 100 зёрен.
- Выбор оператором всех мучнистых и стекловидных зёрен
- Математическая обработка изображения и расчёт результатов ЭВМ.

При выборе **ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА** оператору предлагается выбрать одно стекловидное зерно, одно частично стекловидное и одно мучнистое зерно.

Выбранные зёрна считаются эталонными.

На основании выбранных эталонных зёрен программа автоматически определит вид каждого из 100 зёрен, рассчитает стекловидность и отобразит результаты определения стекловидности в окне «Результат измерения».

АЛГОРИТМ РАБОТЫ В ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

- Распределить 100 зёрен по ячейкам кассеты
- Установить кассету в диафаноскоп
- Запустить программу

- Выбрать режим
- Передача изображения на ПК. На экране откроется окно с изображением 100 зёрен.
- Выбор оператором эталонных зёрен
- Идентификация зёрен по эталонам и расчёт результатов ЭВМ._

Программа для определения стекловидности с использованием кассеты без ячеек

Значительная часть времени при проведении анализа по определению стекловидности тратится на распределение зерна по отдельным ячейкам кассеты. Мы автоматизировали данное действие разработав новую программу определения стекловидности с использованием кассеты без ячеек.

При выборе **программы для определения стекловидности с использованием кассеты без ячеек** оператору достаточно будет засыпать зёрна в кассету и закрыть крышкой из прозрачного стекла. Программа произвольно выберет 100 зёрен для анализа и после выбора оператором трёх эталонных зёрен автоматически определит вид каждого, рассчитает стекловидность и отобразит результат определения стекловидности в окне «Результат измерения» .

Использование данной программы при определении стекловидности позволяет значительно сократить время проведения анализа.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАССЕТЫ БЕЗ ЯЧЕЕК

- Засыпать зёрна в кассету и закрыть крышкой из прозрачного стекла.
- Установить кассету в диафаноскоп

- Запустить программу
- Передача изображения на ПК
- Выбор программой 100 случайных зёрен
- Выбор оператором эталонных зёрен.
- Идентификация зёрен по эталонам и расчёт результатов ЭВМ.

Источник света	Светодиодный
Интерфейс для связи с компьютером	USB 2.0
Электропитание, В/Гц	220/50
Потребляемая мощность, Вт	20
Габаритные размеры(Диаметр x Высота), мм	200x400
Вес, кг	4.0
https://assa-group.ru/yantar	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.