



## Автоматическая система титрования HI 901

Производитель: **HANNA  
Instruments**

Модель: 901

<https://assa-group.ru/hi-901>

HI 901 - автоматическая система титрования, лабораторного метода количественного химического анализа (объемного анализа), который используется для определения неизвестной концентрации идентифицируемого анализируемого вещества.

Титратор HI901 – это точная система дозирования (с точностью 0,1% полного объема бюретки), поддержка до 100 методов титрования (стандартные и определяемые пользователем), запатентованная компанией Hanna Instruments система Clip Lock™ - быстрая замена и автоматическое распознавание объема новой бюретки, функция динамического/линейного дозирования.

У HI901 результаты отображаются непосредственно в выбранных единицах измерения, а график титрования может быть отображен на экране и сохранен. Кривая титрования в режиме реального времени отображается на дисплее; эта функция полезна, когда применяются новые методы анализа или когда процедура должна быть оптимизирована.

У титраторов HI 901 компании Hanna Instruments есть возможность распечатать и сохранить настраиваемые отчеты, а также передать на ПК на электронном носителе пользовательских

настраиваемых отчетов, а также передачи на ПК (кабель входит в комплект поставки).

Прибор имеет возможность напоминать о возрасте сроке годности титранта.

Функция самодиагностики для периферийных устройств, включая насос, клапан, бюретку и мешалку, делает HI901 наиболее продвинутой и «интеллектуальной» среди аналогичных приборов.

Большой ЖК-экран титратора HI901 показывает выбранный метод, скоррелированные данные, а также указывает то, какие параметры могут быть откорректированы.

В меню настройки HI 901 содержатся такие функции, как: выбор языка, яркость дисплея, разрешение, температура, калибровка pH электрода, а также, дата и время, которые можно при необходимости изменить.

К системе титрования HI 901 пользователи могут подключать pH или ORP электроды, а также создавать полноценную рабочую станцию, присоединив к ПК, клавиатуре, внешнему монитору или принтеру.

HI901 соответствует стандарту GLP (Good Laboratory Practice - Надлежащая лабораторная практика). Вся информация из каждого образца может быть сохранена, в том числе идентификационный номер, дата и время анализа, идентификационный номер электрода и дата последней калибровки.

<https://assa-group.ru/hi-901>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.