



ACCH

Измерительная система **OxiTop Control OC 100**

Производитель: WTW

Модель: OxiTop Control OC 100

https://assa-group.ru/oxitop-controloc-100

Главной частью измерительной системы OxiTop Control для определения БПК (биологическое потребление кислорода) является манометрический датчик.


Образец исследуемой воды помещают в склянку, на дно бутыли помещают магнит. В верхней части склянки помещают резиновое уплотнение с корзинкой для щелочи, после чего закрывают склянку крышкой с манометрическим датчиком.

Для запуска измерений используется беспроводной контроллер ОС 100. Результаты измерений передаются от датчиков на контроллер с помощью инфракрасного излучения.

Имеется два варианта систем: на 6 и на 12 склянок.

Преимущества системы

- предельная простота
- мобильность
- точность и воспроизводимость показаний
- отсутствие ртути в датчиках
- выполнение измерений в соответствии со стандартным

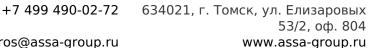





методом DIN 38409 часть 52

- широкий измерительный диапазон с индикацией выхода за пределы диапазона
- наличие функции AutoTemp передовой способ контроля температуры обеспечивает автоматическое начало измерений при оптимальной температуре
- совершенная схема перемешивания не нуждается ни в каком обслуживании
- автоматическая установка нуля при начале измерений
- встроенная память для хранения результатов 5-дневных измерений и, как следствие, отсутствие необходимости ежедневных замеров
- возможность проведения анализов в выходные дни (автоматическое хранение данных)
- питание от батарей, ресурс работы которых составляет 2 года.

Характеристики

OxiTop C 6 OxiTop C 12

Диапазон измерений 0 ... 40 / 80 / 200 / 400 / 800 / 2000 / 4000

БΠК мг /л

Время измерений от 0,5 часа до 99 суток

Объем образца 432 / 365 / 250 / 164 / 97 / 43,5 / 22,7 мл

Диапазон измерений 500-1350 гПа

разряжения

Разрешение 1 гПа

 \pm (1% + 6rΠa) Погрешность

измерения давления


12 Количество 6

измерительных

головок

IS 6 IS 12 Перемешивающая

система

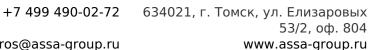





https://assa-group.ru/oxitop-control-oc-100

Подберем оборудование конкретно под вашу + 7 495 215-06-01 задачу

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.