



## **Анализатор ртути «РА-915М» с приставкой «РП-91НГ»**

Производитель: ЛЮМЭКС

Модель: РА-915М / РП-91НГ

<https://assa-group.ru/analizator-rtuti--a-915m-s-pristavkoy--p-91ng>

Госреестр СИ РФ [RU.C.31.001.A № 59385-14](#)

Госреестр СИ РФ [RU.C.31.001.A № 61585-15](#)

Приставка «РП-91НГ» предназначена для подачи природного газа в анализатор ртути «РА-915М» (далее - анализатор). Анализатор с приставкой применяется для определения концентрации атомарной ртути в природном газе для контроля технологических процессов, в экологических и научных исследованиях.

### Устройство

При включении приставки побудитель расхода прокачивает природный газ через аналитическую кювету, находящуюся в анализаторе «РА-915М». Требуемый расход газа устанавливается с помощью регулятора и контролируется по показаниям ротаметра. Газовый переключатель направляет газовый поток через сорбционный фильтр или, минуя его, напрямую в кювету. Выходной сорбционный фильтр удаляет ртуть из анализируемого

газа после выполнения измерений. Балластный объем обеспечивает стабилизацию потока газа.

| Характеристика                             | Значение          |
|--|-------------------|
| Питание приставки от сети переменного тока | (220±22) В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, ВА, не более        | 35                |
| Время непрерывной работы, ч                | 8                 |
| Габаритные размеры: (ДхШхВ), мм, не более  | 320x290x160       |
| Масса приставки, кг, не более              | 6,5               |
| Расход воздуха, дм <sup>3</sup> /мин       | 2 ... 5           |

<https://assa-group.ru/analizator-rtuti--a-915m-s-pristavkoy--p-91ng>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.