



Охладитель дистиллята для дистиллятора АЭ-10/АЭ-15

Производитель: **Ливам ПФ**

Модель: АЭ-10/АЭ-15

<https://assa-group.ru/ohladitel-distilyata-ae-10-ae-15>

- Позволяет получать дистиллят с температурой не более 40°C,
- Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки 12X18H10T ГОСТ 5632-82,
- В комплект поставки входят хомуты и соединительные шланги, необходимые для подключения охладителя к дистиллятору.

Назначение изделия

Охладитель дистиллята предназначен для снижения температуры получаемой с помощью аквадистиллятора АЭ-15 дистиллированной воды. После прохождения через охладитель дистиллят имеет температуру в пределах от 25°C до 40°C.

Монтаж охладителя

- Снять прямоугольный защитный кожух
- Охладитель закрепить на корпусе кожуха с помощью винтов, входящих в комплект
- Установить кожух в обратном порядке
- Подсоединить шланг подачи воды к патрубку подвода

- охлаждающей воды охладителя
- Соединить с помощью шланга патрубков отвода охлаждающей воды охладителя и патрубков подачи воды дистиллятора
 - Соединить с помощью медицинской трубки штуцер слива дистиллята аквадистиллятора и штуцер подвода дистиллята охладителя
 - Подсоединить медицинскую трубку к штуцеру отвода охлажденного дистиллята, обеспечив свободный сток дистиллированной воды в ёмкость для сбора дистиллята

Комплектность

- Охладитель дистиллята АЭ-15.13.00.00 - 1 шт.
- Трубка медицинская ПВХ Ø8, L - 1500 мм - 1 шт.
- Хомут 9-11 - 2 шт.
- Винт М4х8 ГОСТ 11644-75 - 2 шт.
- Шайба Н4 ГОСТ 11371-78 - 2 шт.

Масса нетто - 1 кг

<https://assa-group.ru/ohladitel-distilyata-ae-10-ae-15>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

вопросах.