



QuickWash устройство быстрой промывки для Aridus II

Производитель: Teledyne CETAC
Technologies

Модель: QuickWash устройство
быстрой промывки для Aridus II

<https://assa-group.ru/quickwash-ustroystvo-bystroy-promyvki-dlya-aridus-ii>

Устройство быстрой промывки для распылителя Aridus II.

Устройство быстрой промывки QuickWash предназначено для быстрой и эффективной промывки распылительной камеры при анализе высоконцентрированных образцов на спектрометрах ICP-MS. Устройство QuickWash работает как в ручном, так и автоматическом режиме (при использовании автосамплера ASX-112FR).

Комплект, состоящий из QuickWash, распылителя Aridus II и автосамплера ASX-112FR позволяет полностью автоматизировать анализ, обеспечить его чистоту и предоставить возможность анализировать малые объемы проб с невысоким коэффициентом разбавления.

Устройство QuickWash задействует второй пневматический распылитель, расположенный в распылительной камере Aridus II. Получаемый аэрозоль направляется по касательной к стенкам камеры. При этом расход промывочного раствора составляет 1-2

мл/мин. Подача раствора осуществляется с помощью насоса самого спектрометра. Дополнительный расход аргона - 2 л/мин.

Время промывки задается шагом от 10 до 160 секунд (стандартно выбирают 30 - 60 секунд). Устройство QuickWash устанавливается с левой стороны распылителя Aridus II в зависимости от конфигурации спектрометра ICP-MS.

Питание	100-240 В, 47-63 В, 3.3 А
Напряжение	24 В
Поток аргона	2 л/мин
Высота	14.3 см
Ширина	6.7 см
Глубина	27.6 см

<https://assa-group.ru/quickwash-ustroystvo-bystryy-promyvki-dlya-aridus-ii>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru