



Автоматический дозатор жидких проб «HT3000A»

Производитель: HTA s.r.l

Модель: HT3000A

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=804

Автоматический дозатор «HT3000A» (производство фирмы «HTA s.r.l.» Италия-Брешия) предназначен для автоматического ввода жидких проб в хроматографы серии «Кристаллюкс», а также «Кристалл-2000», ЛХМ, модель-3700, серии «Цвет» и др.

При работе с хроматографом серии «Кристаллюкс» реализовано управление автодозатором непосредственно от программного обеспечения хроматографа без запуска дополнительных программ.

- количество анализируемых проб — от 1 до 121 (поддон на 121 образец). Имеется исполнение «HT3200A» на 209 образцов с двумя поддонами.
- Обмен данными с персональным компьютером — по стандартному интерфейсу LAN.
- Обмен данными с хроматографом — по специальному интерфейсу (TTL-логика).
- Объем виал для анализируемой пробы — 2,0 мл.
- Объем введенной пробы — от 0,02 до 99 мкл (шприцы 0,5; 1; 5; 10; 25; 50 и 100 мкл).

- Возможность задания различных режимов ввода пробы и промывки шприца (как пробой, так и 4-мя растворителями до 15 промывок при вводе каждой пробы или группы проб).
- Удаление пузырьков воздуха из шприца — до 15 прокачек.
- Скорость отбора и ввода пробы — от 1 до 100 мкл/с.
- Время ожидания до и после инъекции — от 0 до 99 с.
- Задержка на вязкость при вводе пробы — от 0 до 15 с.
- Возможность **ввода пробы последовательно в два испарителя**.
- Задание любой последовательности ввода проб из виал поддона.
- Возможность режима ввода пробы с **внутренним стандартом**, а также разделение пробы пузырьком воздуха и др.
- Возможность ручной настройки автоматического дозатора под конкретный хроматограф путем пошагового обучения с пульта управления, запись в память настроечных параметров.
- Возможностью ручного ввода пробы без демонтажа дозатора с хроматографа.
- Возможность работы с любым газовым хроматографом, в т. ч. серии «Кристалл», «Кристаллюкс» и др.
- Электрическое питание от однофазной сети переменного тока напряжением от 198 до 242 В, частотой (50±1) Гц, потребляемая мощность — не более 160 ВА.
- Габаритные размеры (ширина×глубина×высота) — не более 280×320×570 мм.
- Масса — не более 8 кг.

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=804

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.