


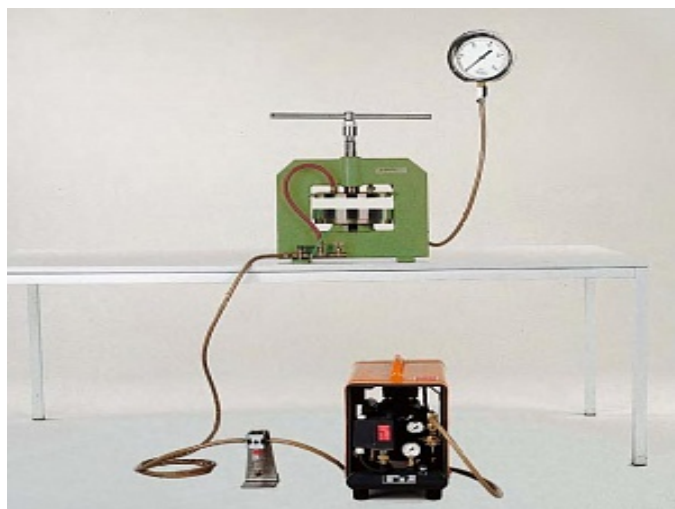

## Комплект для определения $r_F$

Производитель: **EIJKELKAMP**

Модель: 08 03 (метод песочницы)

<https://assa-group.ru/08-03-metod-pesochnicy>

При использовании мембранного аппарата для определения  $r_F$  в диапазоне 3,0–4,2 (1,0–15,5 бар) кольца не используются. В этом случае полуповрежденные образцы насыщаются предварительно в лаборатории и помещаются в кольца из синтетического материала.

Комплект состоит из мембранного экстрактора, рассчитанного на 15 образцов, компрессора 20 бар с редукционным клапаном и манометром, целлофановой мембраны, фильтровальной ткани, синтетических колец и различных принадлежностей.

Для определения  $r_F$  в лаборатории также необходимы весы, сушильный шкаф и алюминиевые короба для почвы с крышками.

После насыщения часть образца помещают в удерживающее синтетическое кольцо и обрабатывают дальше.

Мембранный экстрактор закрывают и создают избыток давления с помощью компрессора. По достижении равновесия образцы извлекают, взвешивают, высушивают и взвешивают повторно.

Для проведения большого числа анализов можно

последовательно присоединить второй мембранный экстрактор.

## Преимущества

- Соответствует наиболее сухой части рF кривой
- Используется избыточное давление
- Эффективная работа

<https://assa-group.ru/08-03-metod-pesochnicy>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.